

WB 封闭液 (5%BSA)

Western Blocking Buffer (5%BSA)

产品编号: BN21013

产品规格: 100ml、500ml

保存条件: -20℃保存一年, 短期保存可置于 2-8℃。

产品介绍:

WB 封闭液 (Western Blocking Buffer) 可用于 WB 时转移了蛋白样品的 NC 膜或 PVDF 膜非特异性结合位点的封闭。封闭后, 可以减少后续的一抗或二抗与膜的非特异性结合, 降低背景着色, 增强信噪比。

本产品组分为 0.01M TBS (pH7.4), 含 5%BSA。

使用说明:

完成转膜后, 用 WB 洗涤液洗涤蛋白膜 1-2 分钟。加入 WB 封闭液, 封闭 60 分钟, 然后进行一抗孵育等后续操作。

注意事项:

1. 本产品属蛋白制剂, 室温放置过久易导致蛋白的降解和活性丧失。
2. 反复冻融亦会导致蛋白活性的丧失。
3. 本产品含防腐剂, 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
4. 通常在室温封闭 60 分钟即可。如果对于一些抗体, 背景非常高, 可以在 4℃封闭过夜。